

シャットダウン
スタートアップマニュアル

5800&4800




本体のシャットダウン

1-1 本体のシャットダウン前にプレートを取り出し、4000Series Explorer
ソフトウェアをクローズし PC(windows)をシャットダウンします。

1-2 本体を正面から見て右側面にあるスイッチを切ります。




1-3 本体裏側にあるロータリーポンプのスイッチを切ります。

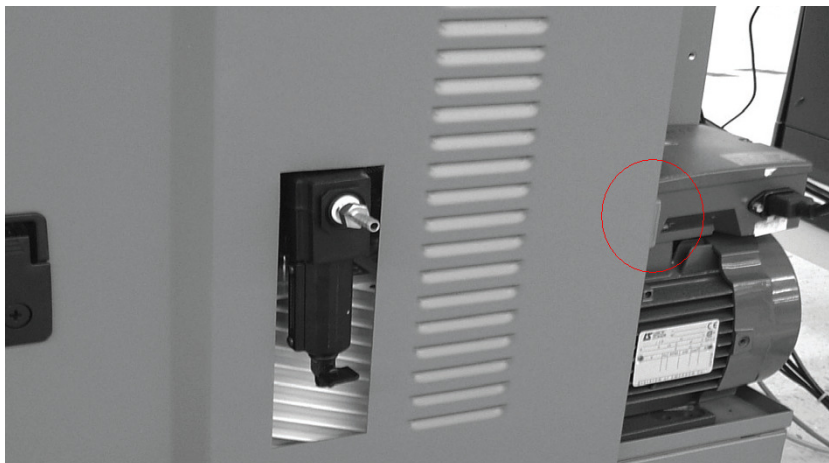

本体のスタートアップ

2-1 本体裏側にあるロータリーポンプのスイッチを入れます。

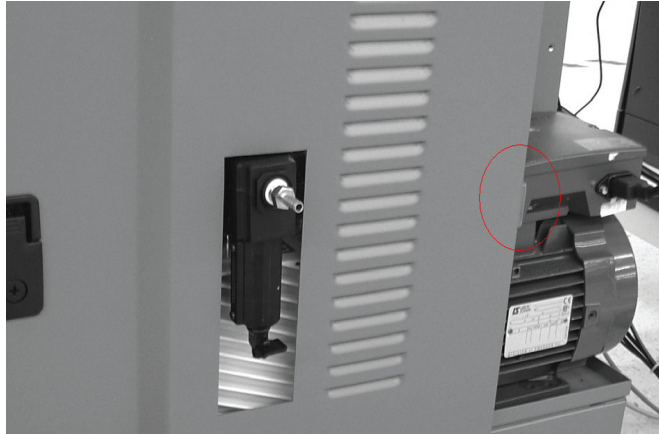

2-2 ロータリーポンプ電源投入後 5 分待ちます。

その後本体を正面から見て右側面にあるスイッチを入れます。



2-3 3時間ほど(シャットダウン時間により変動します)お待ち頂いてから 4000Serise Explorer ソフトウェアを立ち上げてエラーのないことをご確認ください。